

ULINE H-11223 VINYL LAB STOOL


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOL INCLUDED



Allen Wrench

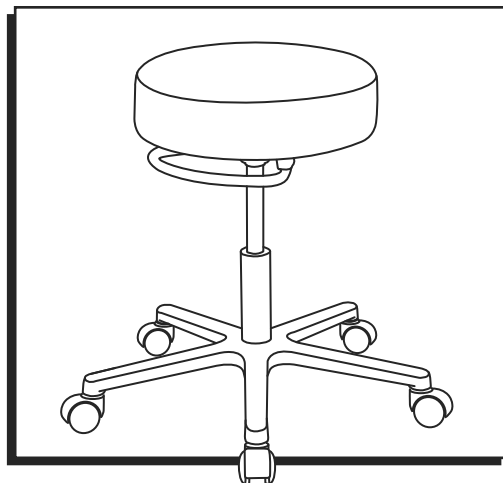

PARTS




Seat Cushion x 1



5-Star Base x 1



Caster x 5

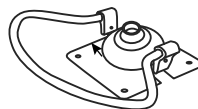

Mechanism x 1



Gas Lift x 1




Bolt x 4

ASSEMBLY

1. Insert casters into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. (See Figure 1)

Figure 1

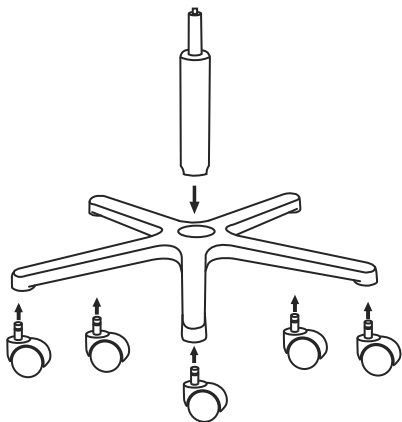


2. Align mechanism with holes on bottom of seat cushion. Use four bolts to secure. (See Figure 2)



NOTE: Use Allen wrench to tighten bolts.


Figure 2

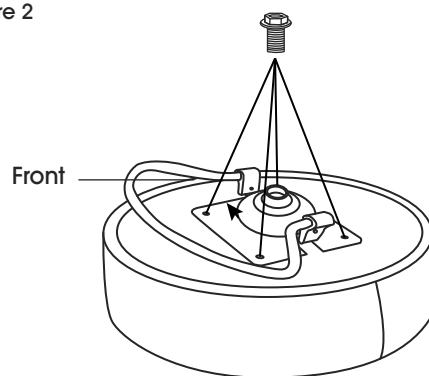


ASSEMBLY CONTINUED

3. Place seat cushion assembly onto gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 3)

Figure 3

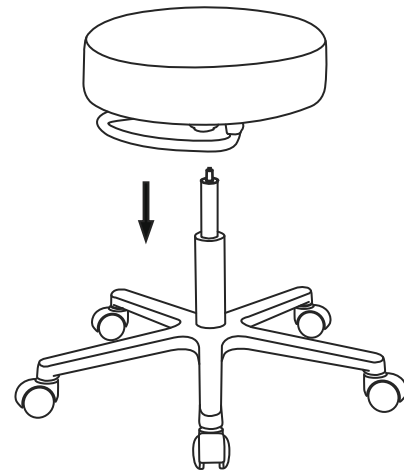

STOOL ADJUSTMENT

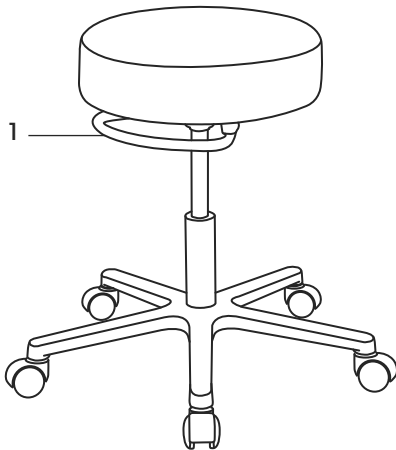

1. Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11223


BANCO DE VINIL PARA LABORATORIO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA INCLUIDA




Llave Allen

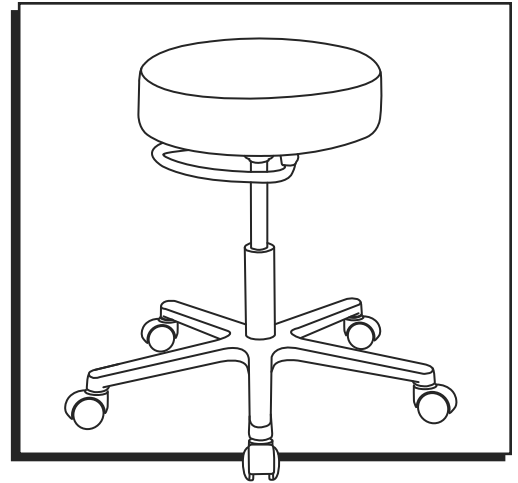

PARTES

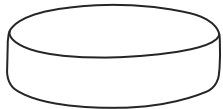


1 Asiento

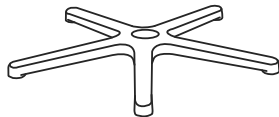

1 Base Estrella



5 Ruedas

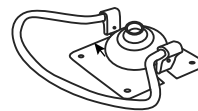

1 Mecanismo



1 Pistón de
Gas




4 Pernos

ENSAMBLE

1. Inserte las ruedas en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

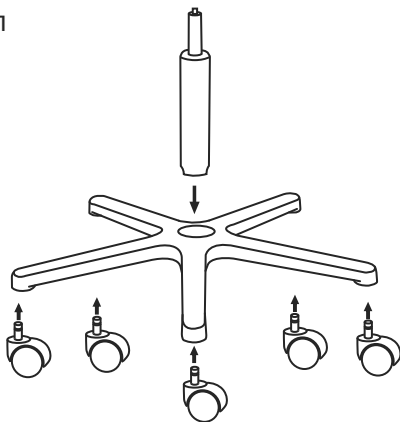


2. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento. Use cuatro pernos para fijarlos. (Vea Diagrama 2)



NOTA: Utilice la llave Allen para apretar los pernos.


Diagrama 2

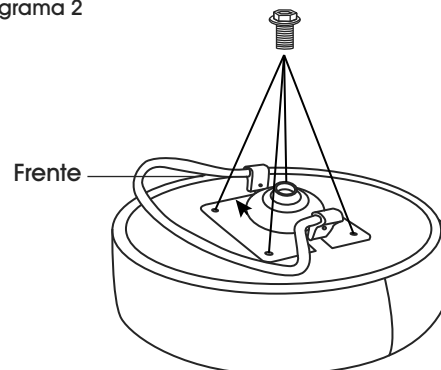


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Coloque el ensamble del asiento sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

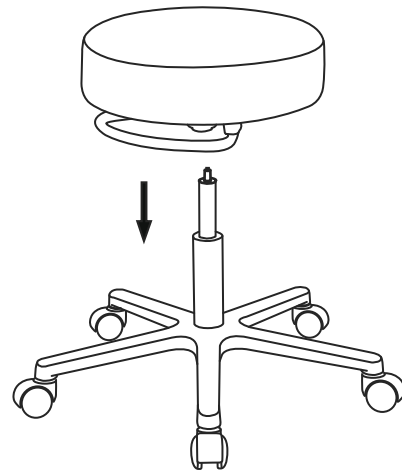

AJUSTES DEL BANCO

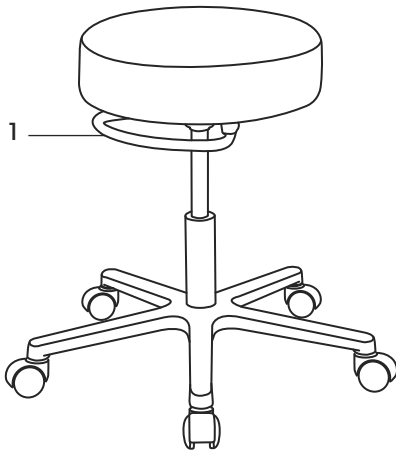



1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para elevar el asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar el asiento, levante la palanca mientras está sentado.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

**TABOURET DE
LABORATOIRE EN VINYLE****OUTIL INCLUS**


Clé Allen

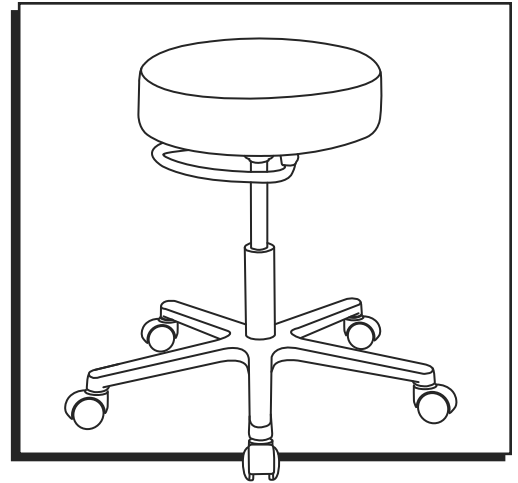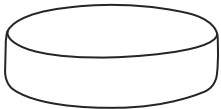**PIÈCES**

Siège x 1

Base à 5
branches x 1

Roulette x 5

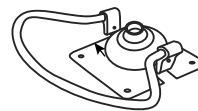

Mécanisme x 1

Vérin
pneumatique x 1

Boulon x 4

ASSEMBLAGE

1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans le centre de la base. (Voir Figure 1)
2. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège. Utilisez quatre boulons pour le fixer en place. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons.

Figure 1


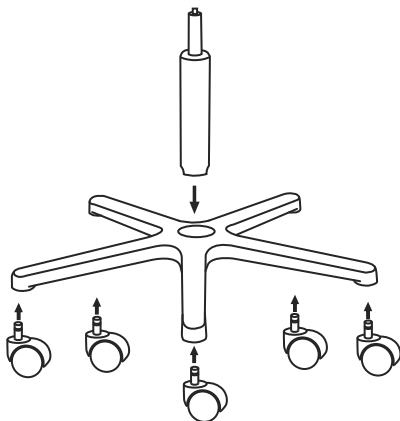



Figure 2

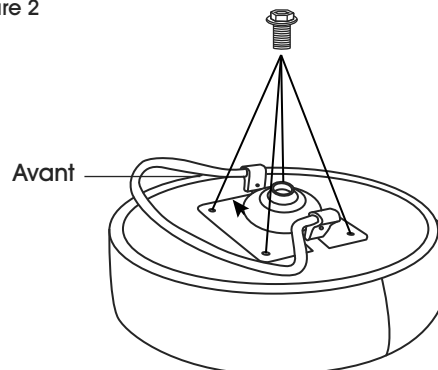


ASSEMBLAGE SUITE

3. Placez l'ensemble du siège sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 3)

Figure 3

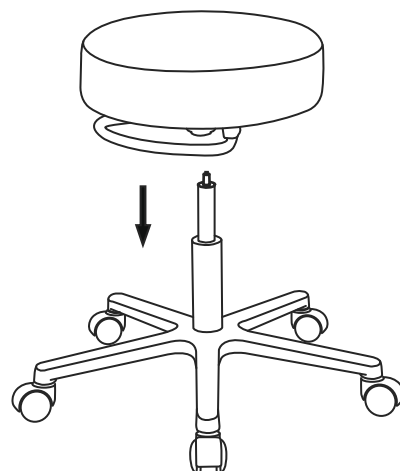

RÉGLAGE DU TABOURET

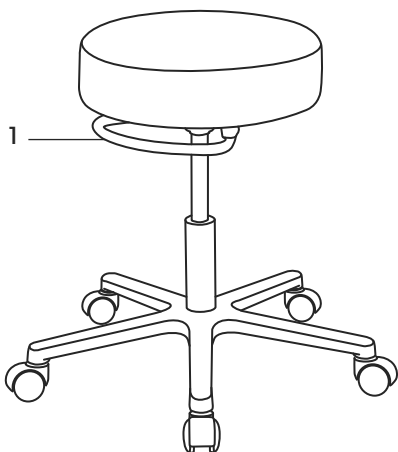

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour relever le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca