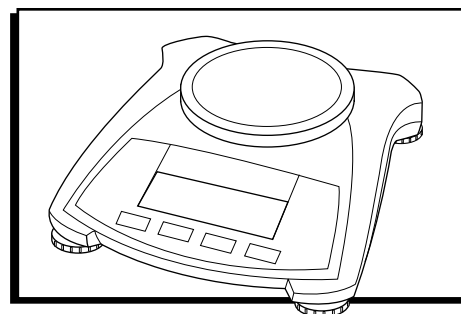


ULINE

**OHAUS SCOUT®
BALANCE SCALE**

1-800-295-5510
uline.com

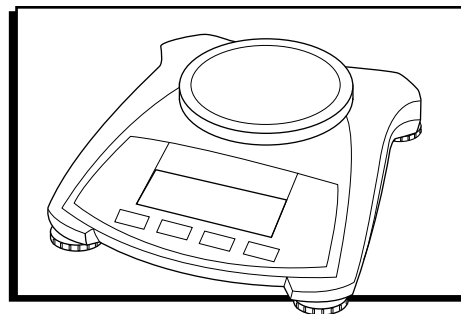


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUES	RECOMMENDATIONS
Cannot turn on.	No power to balance. Bad power source. AC adapter or batteries. Faulty keypad.
Poor accuracy.	Improper calibration; Unstable environment.
Cannot calibrate.	Security switch in locked position.
Scale will not weigh or is displaying inaccurate weights.	Move transportation lock to unlocked position. Recalibrate scale.

ERROR CODE	RECOMMENDATIONS
<i>Err 8.1</i>	Weight exceeds power on zero range. Remove weight, restart and recalibrate.
<i>Err 8.2</i>	Weight below power on zero range. Platform may have been removed before turning on the scale. Replace platform, start the scale and recalibrate.
<i>Err 8.3</i>	Overload (weight exceeds rated capacity).
<i>Err 8.4</i>	Under load (platform removed).
<i>Err 8.5</i>	Tare out of range.
<i>Err 8.6</i>	Displayed value exceeds 999999 (possible in totalization mode).
<i>rEF.Err</i>	Parts counting or percentage error – sample weight <1d. Balance shows error then exits parts counting or goes to <i>Clr.APU</i> .
<i>Lo.rEF</i>	Percent Reference weight or APW is too low for accurate results.
<i>CLL E</i>	Fail to do calibration.
<i>USB.Err</i>	Cannot find menu or application file in U-disk.

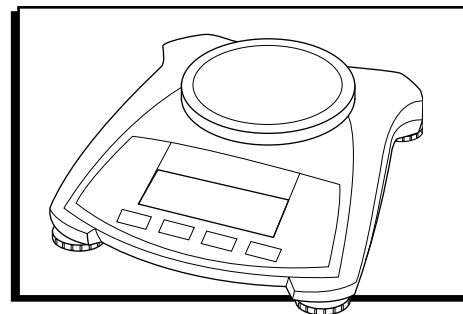
If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
No se enciende.	La balanza no recibe corriente. Fuente de electricidad, adaptador de CA o baterías con fallas. Falla en el teclado.
Poca precisión.	Calibración no apropiada; Entorno inestable.
No se puede calibrar.	Interruptor de seguridad en la posición de bloqueo.
La báscula no pesa o muestra pesos inexactos.	Coloque el seguro de transporte en la posición desbloqueada. Recalibre la báscula.

CÓDIGO DE ERROR	RECOMENDACIONES
<i>Err 8.1</i>	El pesaje supera el límite del cero inicial al encender. Retire el peso, reinicie y vuelva a calibrar.
<i>Err 8.2</i>	El pesaje está por debajo del límite del cero inicial al encender. Es posible que se haya retirado la plataforma antes de encender la báscula. Coloque la plataforma, encienda la báscula y vuelva a calibrar.
<i>Err 8.3</i>	Sobrecarga (el pasaje supera las capacidades clasificadas).
<i>Err 8.4</i>	Pesaje inferior (plataforma quitada).
<i>Err 8.5</i>	Tara fuera de rango.
<i>Err 8.6</i>	El valor mostrado excede de 999999 (posible en el modo de totalización)
<i>rEF.Err</i>	Error de conteo de piezas o porcentaje – peso de muestra <1d. La balanza muestra un error y luego sale del conteo de piezas o activa <i>Clr.APU</i> .
<i>Lo.rEF</i>	El porcentaje del peso de referencia o APW es demasiado bajo para obtener resultados precisos.
<i>CL E</i>	Calibración fallida.
<i>USB.Err</i>	No se ha podido encontrar el menú o el archivo de las aplicaciones en el disco U.

Si la sección de solución de problemas no soluciona su problema, llame a la línea de Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.

**DÉPANNAGE**

PROBLÈMES	RECOMMANDATIONS
La balance ne s'allume pas.	La balance n'a pas d'alimentation électrique. Mauvaise source d'alimentation. Adaptateur d'alimentation ou piles. Clavier défectueux.
Faible degré de précision.	Étalonnage incorrect; environnement instable.
Impossible d'étalonner.	Commutateur de sécurité en position verrouillée.
La balance ne pèse pas ou affiche des poids inexacts.	Placez le verrou de transport en position déverrouillée. Étalonnez la balance à nouveau.

CODE D'ERREUR	RECOMMANDATIONS
<i>Err 8.1</i>	Le poids est supérieur à la plage d'activation du zéro. Retirez le poids, redémarrez et réétalonnez la balance.
<i>Err 8.2</i>	Le poids est inférieur à la plage d'activation du zéro. La plateforme a peut-être été retirée avant la mise en marche de la balance. Remplacez la plateforme, mettez la balance en marche et réétalonnez.
<i>Err 8.3</i>	Surcharge (le poids excède la capacité nominale).
<i>Err 8.4</i>	Sous charge (plateforme enlevée).
<i>Err 8.5</i>	Tare hors limite.
<i>Err 8.6</i>	La valeur affichée excède 999999 (possible en mode de totalisation).
<i>rEF.Err</i>	Erreur de comptage d'articles ou de pourcentage – poids de l'échantillon <1d. La balance indique une erreur, puis quitte le comptage d'articles ou indique Clr.APU.
<i>Lo.rEF</i>	Le poids de référence en pourcentage ou l'APW est trop faible pour obtenir des résultats précis.
<i>CAL E</i>	L'étalonnage ne peut s'effectuer.
<i>USB.Err</i>	Menu ou fichier d'application introuvable dans le U-disque.

Si la section Dépannage ne résout pas votre problème, communiquez avec le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.